

広 D BM Lュミテイナー」

インキュベータ内の加湿バットの交換が手軽にできる 広口スパウト付パウチ【広口 BM ヒュミテイナー [BM-PS-H0401]】 従来品[BM-PS-H0301]と比べて

スパウトロ径が大きく蒸留水を注ぎ易くリニューアル。

-箱24枚入りで、20kGyガンマ線滅菌済み個別二重包装です。

作業シフトごとに廃棄する場合でも、無駄が少なく経済的です。

今までの陰に潜んでいるリスクを軽減、クリーンな環境を提供いたします。

BM humitainer

インキュベータ内加湿バッグ 【広口 BM ヒュミテイナー】


本製品は透明フィルムと水蒸気を通す透湿シートが 一体となっており、注水後キャップを締めれば、 水漏れせず持ち運びできます。

クリーンルームなど水の取り扱いが困難な場所でも 簡単に水の入れ替えが可能。

透湿シート(表面)

透明フィルム(裏面)



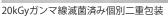





インキュベータの加湿バットに注水する代わりに、注水済みの本製品を透湿シート部を上にして乗せるだけ。

※水は減菌済みのものをご利用ください。 ※接触させる場合は注射用水の口をエタノールで清拭してください。

● 注水例




広口構造により別の注水用容器からでもスムーズに 注げます。



本製品のスパウト部は注射用水(広口開栓)の注水に便利な形状になっています。



● 試験データ:加湿性能試験

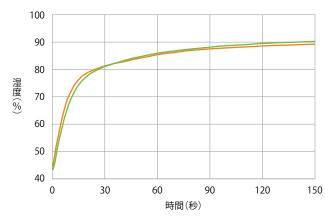

- 使用インキュベータ: PHC MCO-170AIC (容積165L)
- 試験内容:90秒間扉を解放後に湿度を測定開始
- 加湿バット (W353 × D308mm)
- 加湿バッグ (透湿シート部 W200 × D300mm)

● 広口 BM humitainer



BJOMEDICA SOLUTION

www.bio-ms.com

バイオメディカ・ソリューション株式会社

大阪本社: 〒567-0085 大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-15 彩都バイオインキュベータ 312 TEL. 072-641-8140 FAX. 072-641-8142